



EXPLORER 120X
přenosný mikroskop

MANUÁL


ID: 65699

EAN: 8591792656992

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Režim ručního pozorování

Krok 1: Zapněte LED světlo, zamiřte oko na pozorovací otvor okuláru a namiřte čočku objektivu na pozorovaný objekt:

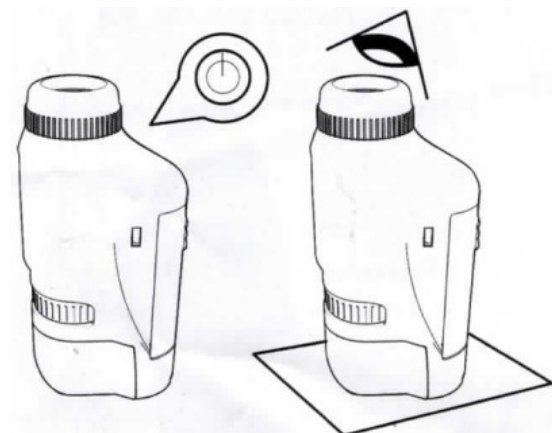

Krok 2: Ručně upravte horní a dolní kolečko zoom, dokud nebude obraz čistý:



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Otřete vnější část čočky měkkým suchým hadříkem, aby byla čistá.
2. Chraňte mikroskop proti přímému slunečnímu záření a před jakýmkoliv zdrojem tepla.
3. Vyměňte baterii, pokud mikroskop delší dobu nepoužíváte.
4. Vyvarujte se nárazům ani se nepokoušejte mikroskop rozebrat.
5. Neponořujte mikroskop do vody a nevystavujte jej vlhkosti.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU

Pokud mikroskop přestane z nějakého důvodu reagovat, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte mikroskop.
2. Vyměňte baterii.
3. Po několika minutách opět vložte baterii.
4. Pokud mikroskop stále nefunguje, vložte novou baterii.

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlí 10
370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel.: +420 387 411 543
Vyrobeno v Číně



www.e-sportshop.cz